

## 数字型实验室注射泵 dLSP® 520 应用软件升级说明

1、在官网下载最新应用程序的版本，下载网址

[dLSP® 520 实验室注射泵\\_兰格恒流泵有限公司 | LongerPump;](#)

2、将下载的文件（后缀为.tgz）至 U 盘的根目录下：

3、将 U 盘插入设备的 USB 口；

4、设备上电，控制器登录后选择“系统设置/软件更新/应用软件”，确认插入 U 盘后进行升级；

5、升级过程请不要断电；

6、升级完成后设备自动重启，在控制器“系统设置”的“设备信息”会显示最新软件版本信息。

全国客服热线：400-620-5333

[www.longerpump.com.cn](http://www.longerpump.com.cn)

### 兰格恒流泵有限公司

地址：保定国家高新技术产业开发区大学科技园6号楼B座3-4层

电话：+86-312 3138553 3132333

传真：+86-312 3168553

邮箱：info@longerpump.com

### Longer Precision Pump Co., Ltd

Add: 3rd/4th Floor, Building 6B, University Science Park  
Baoding National, High - Tech Industrial Development Zone  
Baoding, Hebei, China 071051

Tel: +86-312-3110087

Fax: +86-312-3168553

Email: longer@longerpump.com